

高壓滅菌鍋 MLS-3750 操作步驟

1. 填寫使用紀錄簿，確實紀錄開始使用時間
2. 檢查排水桶
 - 排水桶水位是否位在 LOW 與 HIGH 標記線範圍內(使用過濾水最適當但也可用自來水)
 - 水管與墊片是否正確安裝於排水桶
 - 排水閥門是否有關閉
3. 打開滅菌鍋電源開關以及滅菌鍋上方抽氣通風裝置
4. 將鍋蓋下壓後滑動控制桿到 OPEN 位置，慢慢打開鍋蓋（電源通電的狀態下才可以開啟）
5. 確認鍋內水位高度是否將鍋內底部加熱器蓋板整個浸沒（過濾水或自來水）
6. 將消毒物品放入不鏽鋼籃子後放入鍋內（切勿阻塞到鍋內孔穴或溫度感應器）
7. 蓋上鍋蓋並下壓後滑動控制桿到 CLOSE 位置關閉鍋蓋
8. 選擇所需的程序或週期（參閱附件）
9. 按下 START 按鍵後面板數字錶閃爍，確認設定溫度及時間，再次按下 START 按鍵即可開始進行消毒程序（面板上 LEVER LOCK 指示燈會亮起，此時鍋蓋將無法打開）
10. 滅菌完成後會聽到連續的長嗶聲，面板顯示完成消毒之訊息代號「---」；若是選擇保溫程序則會顯示「KEEP WARM」，在保溫階段要終止保溫時，按住 STOP 鍵不放直到聽到兩聲嗶聲後操作才完全停止
11. 打開鍋蓋前確認 LEVER LOCK 指示燈是否熄滅，壓力錶壓力顯示是否在 0 Mpa
12. 將鍋蓋下壓後滑動控制桿到 OPEN 位置，慢慢打開鍋蓋，待蒸氣完全排除後取出滅菌物品
13. 電源關閉
14. 使用完畢填寫使用紀錄簿，確實紀錄用畢時間與儀器狀況

每天最後一次使用完結束時：

1. 將滅菌鍋電源以及滅菌鍋上方抽氣通風裝置關閉
2. 打開鍋蓋及排水閥門將鍋內水排出（排水動作須等操作結束後兩小時才進行）
3. 鍋內水排完後確認排水閥門是否完全關閉

其他注意事項：

※連續不斷使用此設備時，使用前檢查面板上顯示之鍋內溫度值是否低於 60°C，否則可能造成鍋蓋不易開關

※不要消毒蒸氣無法通過之密閉容器或袋子內的物品（使用透氣塞子或將蓋子旋鬆）

※滅菌物品若為燒杯、試管等時，必須將此類物品開口處朝下放置

※滅菌物品若是放置於滅菌袋內時，將袋子內放入 300 c.c.之水，同時讓滅菌袋保持打開狀態