

Kubota 離心機標準作業程序

2011/09/08 陳偉仁

1. 使用前請先填寫 Kubota 離心機記錄簿，紀錄開始使用時間。
2. 將機器右側下方電源開啟。
3. 按下「OPEN」鍵，待機器上蓋打開（勿用力扳開）。
4. 檢體放入白色管架前，請先檢查是否乾淨，如有汙損請回報系上，並請上一位使用者清理。
5. 將檢體對稱平衡後，放入白色管架中。
6. 放入後，蓋上上蓋，確認「OPEN」燈熄滅（勿用力蓋上）。
7. 選擇離心條件
 - 轉速「SPEED」鍵，選擇 rpm 或 xg，再按▲▼鍵，設定轉速值。
 - 時間「TIME」鍵，選擇 min 或 sec，再按▲▼鍵，設定運轉時間。
8. 按下「START」鍵開始運轉，如中途欲停止運轉則按「STOP」鍵。運轉期間勿關閉電源，正常運轉時上蓋會發綠光，運轉結束後發藍光並唱歌。
9. 結束後按下「OPEN」鍵，待機器上蓋打開，取出檢體，取出後蓋上蓋。
10. 使用完畢後，請檢查白色管架是否乾淨，並填寫使用完畢時間及使用狀況。