

Hermle Z300K 離心機操作流程

1. 使用前請先填寫 Hermle 離心機使用紀錄簿，紀錄日期及開始使用時間。
2. 開啟機器右側下方電源開關。
3. 按下「OPEN」鍵，待離心機上蓋開啟（勿用力扳開）。
4. 檢體放入前，請先檢查離心機內部及試管架是否乾淨，如有汙損請回報系上，並請上一位使用者清理。
5. 將檢體對稱平衡後，放入試管架中。
6. 設定離心條件
 - (1) 轉速：選擇 rpm 或 rcf，再轉動旋轉鈕設定轉速值。
 - (2) 時間：轉動旋轉鈕設定離心時間。
 - (3) 溫度：轉動旋轉鈕設定離心溫度。

注意：需低溫離心者(如 4°C)，請先開機等溫度降至設定溫度後再開始離心。
7. 蓋上離心機上蓋，請勿用力蓋上。（此狀態可以檢視離心機目前溫度）
8. 按下「START」鍵開始運轉，如中途欲停止運轉則按「STOP」鍵。
運轉期間勿關閉電源開關
9. 離心結束後按下「OPEN」鍵開啟離心機上蓋，取出檢體。
10. 檢查離心機內部及試管架是否乾淨，如有汙損必須清理乾淨。
11. 蓋上離心機上蓋，並關閉電源開關。
12. 填寫使用完畢時間及使用狀況。