

# 電子天秤-操作使用方法

---溫婉廷

1. 登記<儀器器材使用維護登記表>，並填寫使用日期、使用時間、使用人員及聯絡電話。
2. 開機：  
按一下 On/Off 鍵。當天秤開機時會進行測試，再出現準備稱重的畫面。
3. 調整天秤的水平，可觀察電子天秤水平儀的氣泡是否位在圓圈中央內，如果沒有，可以旋轉天秤後方的兩個螺旋腳，調整之。
4. 推開側邊玻璃時，請注意玻璃旁的灰色手把是否轉向外側，確定轉向外側時，再將側邊玻璃推開。
5. 放入稱藥紙或稱藥盤。
6. 歸零：按一下→0←。
7. 稱重：  
放入待測物到稱盤上。只要穩定偵測符號(讀值左邊的小圓圈)消失，讀值已穩定，即可讀值。
8. 稱重完，使用軟毛刷將天秤及天秤周圍刷乾淨。
9. 關機：  
按一下 On/Off 鍵不放直到螢幕顯出現 OFF，天秤關機。
10. 使用完畢後，登記<儀器器材使用維護登記表>，並填寫結束時間以及天秤當天使用狀況。