

加熱乾燥箱

100.09.14 戴伊君

使用時

1. 請登記在儀器使用登記記錄本，登記使用日期及啟始時間。
2. 將儀器的開關切至 ON 的位置，旁邊的儀表板上層顯示的是現在的溫度，下層顯示的是欲設定的溫度。
3. 如要設定溫度，按下旁邊黑色的按鍵後，即可調整溫度的高低，確定之後按下水藍色的按鍵即可。
4. 放入烘箱的物品請在上面標示是哪一位老師實驗室所有。
5. 需注意烘箱上面的氣孔不能被異物堵住。

使用後

1. 將物品取出後，若烘箱裡已經沒有放置其他人的物品，請將儀器的開關切至 OFF 位置。
2. 請在儀器使用登記記錄本上，登記結束時間及狀況。