



五位數電子天秤-操作使用方法

1. 請先填寫「使用紀錄表」
2. 開機：若螢幕上顯示 SRAND BY 則按一下  鍵開機，若沒有顯示 SRAND BY 則按二下
3. 觀察電子天秤水平儀的氣泡是否在圓圈中央內，如果沒有，可以旋轉天秤側邊的兩個螺旋腳進行調整
4. 推開側邊玻璃並放入稱藥紙或稱藥盤
5. 待數值穩定後按一下 **→0/T←** 進行歸零
6. 放入待測物到稱藥紙或稱藥盤上，待數值穩定，即可讀值
7. 秤重完後，使用軟毛刷將天秤及天秤周圍刷乾淨
8. 按一下  鍵關機