

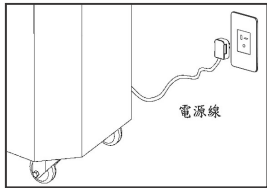
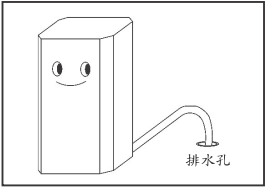
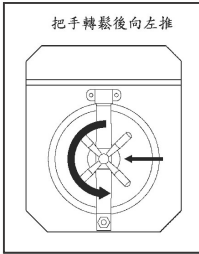
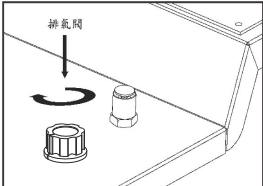
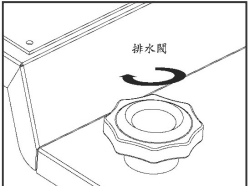
消毒過程注意事項

P10

1. 若在消毒中途欲打開門蓋，『請先打開排氣閥（位置如頁2圖1），直到壓力錶指針降至零時』，才可打開門蓋。
2. 若消毒中途無水時，『無水燈（紅色）會亮起並停止加熱，而且自動連續警報至人員關閉電源開關為止，這時操作人員請先打開排氣閥（位置如頁2圖1），待壓力錶指針降至零時，再打開門蓋』，冷卻15分鐘後，再從頁11第3步驟操作起。
3. 消毒完畢後，『待壓力錶歸零時』，請盡快執行乾燥步驟或打開門蓋取件，如果等消毒鍋完全冷卻時，會產生真空現象，導致門蓋打不開情形。（如有此情形『請先打開排水閥及排氣閥並將門蓋把手旋至最開』來排除問題或請詢問原購經銷商或原廠專業技師）
4. 消毒完畢後，『無法用排水閥洩壓時再開啟排氣閥洩壓』。
5. 『請務必將門蓋鎖緊』（如頁12圖2），以免消毒時蒸氣外洩，而造成消毒不完全。
6. 本機器用途主要以消毒耐高溫器械為主，請勿做其它用途使用；若必須『消毒易碎物時，請務必包裝妥當後再放入消毒網籃內』，以避免損壞機器。
7. 每次消毒完成後，不管是否繼續使用，請務必排空桶內餘水。
8. 如需繼續使用，請讓本機先『冷卻約 15 分鐘』，才可繼續使用，以利本機發揮『完全消毒』功能。
9. 機器內桶請勿放入含有酸及鹼性的液體，以避免腐蝕內桶。

消毒步驟


P11

1. 插上插頭（如圖1），接受排水管（如圖2）。
圖1  圖2 
2. 打開門蓋（將門蓋把手逆時針轉鬆，轉鬆後把手向左推，如圖3）。
圖3 
3. 關上排氣開關（順時針方向鎖緊，如圖4），排水開關（順時針方向鎖緊，如圖5）。
圖4  圖5 

消毒步驟


P12

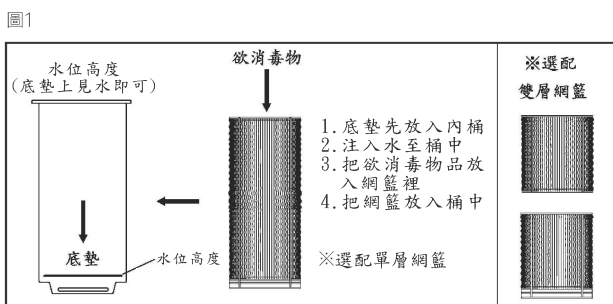4. 先放底墊，再加蒸餾水或過濾水到內桶中（TM-328：加入約2500cc，TM-329：加入約3000cc.公升），底墊上見水即可。之後把欲消毒物品放入消毒網籃，再把網籃放入桶裡（如圖1）。※可依需求選購單層或雙層網籃。



5. 將門蓋鎖緊（將門蓋推回中間頂住，把手順時針轉緊，如圖2）。

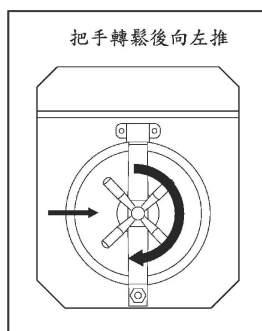圖2



消毒步驟

P13

6. 開啟電源開關，打開消毒開關（向左切），如圖1。
圖1 
7. 將定時器設定時間為30分鐘（如圖2），之後按下START啟動開關啟動（如圖3）。（當壓力到達1.2 KG/cm²時，定時器啟動指示燈會亮起才開始計時，並且定時器內部採用數位計時，所以定時器指針在計時中不會回歸零點），消毒過程所需時間大約50~55分鐘。
圖2  圖3 
8. 消毒完成時，警報響約30秒並自動切斷電源，檢查排水管是否固定，等警報響完後壓力仍大，請務必緩慢打開排水閥（逆時針轉約20°~45°左右，如圖4），將餘水排出，此時壓力錶會慢慢下降，『待壓力歸零』後請馬上乾燥，如不乾燥請關閉電源。※壓力未歸零打開門蓋時蒸氣會從門蓋旁噴出，容易發生危險，請務必讓壓力歸零後再開啟門蓋。

圖4

